

## 4×非变性蛋白上样缓冲液

**货号:** AC13314

**规格:** 10ml

**保存:** -20℃保存, 有效期 1 年。

### 产品简介:

4×非变性蛋白上样缓冲液中不含 SDS 及 DTT 或者β-巯基乙醇, 适合于常规的非变性 PAGE 蛋白样品的电泳。

### 使用说明:

1. 请按每 30 微升蛋白样品加入 10 微升蛋白上样缓冲液的比例(4 倍稀释)来使用。如果蛋白浓度过高, 可用双蒸水稀释。混匀后直接上样到 PAGE 胶加样孔内即可。

2. 通常电泳时蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

### 注意事项:

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

2、蛋白上样缓冲液含有溴酚蓝指示剂, PH 值受保存温度影响, 在低温冻存状态下, 溶液可能会呈现深棕色, 不影响产品使用。